

## 【サンゴバン社製チューブ製品ご使用上の注意】

この取扱説明書は、サンゴバン社製チューブ製品をご使用下さる方への危害や財産への損害を未然に防ぎ、かつ、安全にお使いいただくために、重要な事項が示されています。ご使用前に必ずお読みいただき、内容をよく理解してご使用ください。

### 警告

- ・ ご使用前に製品が適応する用途を必ず確認してください。
- ・ 製品ごとの使用条件（推奨最高使用温度、推奨最高圧力等）を超えて使用しないでください。

### 注意

- ・ 当該製品は、温度や圧力により性能が変化することがあります。ご使用の際は、使用環境、用途に応じた試験を事前に実施し、性能を確認した上で、使用してください。
- ・ チューブの寿命は、使用環境・流体の種類により左右されます。当該製品が、お客様の用途に適しているか事前に評価した上で、使用してください。
- ・ 移送する流体によっては、チューブ内面へ吸収・吸着する場合があります。また、チューブからの溶出物が流体に影響を与える場合があります。ご使用になる流体の特性・安全性について事前に確認してください。
- ・ 当該製品使用中の、漏れ・破裂・空気の混入・接続不具合等を未然に防止するため、次の点に注意してください。
  - (1) チューブの破断等、万一の事態に備えて代替品の準備や、作業手順を作成してください。
  - (2) 継手とチューブを接続するときには、クランプあるいは接着剤等を使用し、確実に固定して下さい。
  - (3) ご使用の前に、製品に異常がないか確認してください。万一異常が発見された場合、絶対に使用しないでください。
  - (4) チューブの取り付け時および、使用中に、製品にねじれ・切り裂き・突き刺し等による破損が生じないように、常に細心の注意を払ってください。
  - (5) 当該製品は注射針を突き刺して使用する薬液注入用には設計されておりません。注射針による刺し傷は元に戻りませんので、注射針を突き刺さないでください。
- ・ チューブは使用中に徐々に劣化します。使用中のチューブの異常（割れ、膨張、変形等）および、流体の状態を常に監視してください。
- ・ 製品の製造記録は、ロット番号で照合できます。製品に関する質問等がある場合には必ずロット番号もご連絡ください。